

INSTRUCCIÓN TÉCNICA

Título	PROCESADO DE MUESTRAS LÍQUIDAS					
Código	IT/001			Entrada en vigor		18/07/2023
Revisión	Realizado	Fecha	Revisado	Fecha	Aprobado	Fecha
4	ASL	18/07/2023	EGMS	18/07/2023	TEM	18/07/2023

Cualquier incidencia referente a la muestra o al procesado de la misma quedará reflejada en los cuestionarios asociados a la misma en el sistema de gestión de información del Biobanco IMIB (ELORA).

Procesado de derivados hemáticos

1. Centrifugar el tubo entre 1300 y 2500g durante 10'-15' dependiendo del procesado final.
2. El procesado obtenido se alicuota en cabina de seguridad en tubos con codificación QR de 750 µl con un volumen final de muestra de 500 µl.
3. Se almacena en sistema ELORA.
4. Guardar a -80°C.